

Contec HydroPure

Perossido di idrogeno al 6% stabilizzato sterile

Contec HydroPure è una miscela di perossido di idrogeno al 6% e acqua per preparazioni iniettabili o acqua pura. Efficace contro batteri, funghi, muffe e lieviti, Contec HydroPure non lascia quasi nessun residuo e ha un livello garantito di endotossine inferiore a 0,25 EU / ml, che lo rende ideale per l'uso in aree a contatto con il prodotto.

Contec HydroPure è filtrata a 0.2 micron, riempita sotto un flusso unidirezionale in camera bianca di classe B. Il prodotto sterile viene riempito in contenitori pre-irradiati. Disponibile come spruzzatore a pistola da 1L per le aree piccole o come tanica da 5L, per saturare la testa del mocio o quando volumi più grandi sono necessari. Contec Sterile HydroPure da 1L è una soluzione con acqua per iniettabili.

Provvisto di doppio o triplo involucro, il prodotto è progettato per facilitare l'ingresso nelle camere bianche farmaceutiche. Lo spruzzatore a pistola di 1L è dotato di un sistema di protezione che preserva il contenuto durante l'uso. Il fascicolo di Contec per il BPR dell'UE relativo a tutti i prodotti contenenti una soluzione al perossido di idrogeno al 6%, ha ricevuto l'autorizzazione dell'unione dal comitato sui biocidi dell'ECHA. Tutti i prodotti Contec con perossido di idrogeno al 6% sono autorizzati per la vendita in tutti i paesi dell'UE. Il numero di autorizzazione per la famiglia di prodotti è EU-0027735-0000.



Caratteristiche	Vantaggi
Perossido di idrogeno si decompone in acqua e ossigeno	<ul style="list-style-type: none"> • Pochissimi residui quindi adatto per le aree a contatto con il prodotto
Filtrato a 0.2 micron sotto flusso d'aria di classe A in una camera bianca di classe B	<ul style="list-style-type: none"> • Assicura che il prodotto sia privo di particelle e altri contaminanti
Opzione sterile disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per camere bianche di classe A e B
Livello garantito di endotossine inferiore a 0.25 EU/ml	<ul style="list-style-type: none"> • Sicuro da usare per le aree a contatto con il prodotto
Spruzzatore a pistola impostabile a getto o a spray	<ul style="list-style-type: none"> • Le grandi dimensioni delle goccioline riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura superficiale
Non classificato come corrosivo	<ul style="list-style-type: none"> • Può essere utilizzato in tutta sicurezza in tutte le aree della camera bianca
Confezionato con doppio o triplo sacchetto a strappo lineare	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni busta è semplice da aprire anche con indosso i guanti • Facilita la disinfezione durante il trasferimento negli isolatori e nei sistemi di barriera ad accesso limitato

Per maggiori informazioni o per richiedere un campione, e-mail infoeu@contecinc.com o telefono +33 (0)2 97 43 76 98.

Copyright© 2024 Contec, Inc. Tutti i diritti riservati. INT242 260824

Specifiche di Sterile HydroPure

- Spruzzatore a pistola* - 6% perossido di idrogeno in acqua per preparazioni iniettabili
- Flacone con tappo a vite - 6% perossido di idrogeno in acqua purificata
- Spruzzatore da 1L e tanica da 5L con tappo - meno di 0,25 EU/ml
- Pronto all'uso e con una validità di 2 anni
- Riempimento in asepsi in contenitori pre-irradiati
- Spruzzatore da 1L con sistema di protezione e con opzione jet/spray
- Contenitori da 1L e 5L e i tappi a vite per i 5L (HDPE) 
- Tripla busta per lo spruzzatore e doppia busta per gli altri in polietilene con apertura lineare a strappo (LDPE) 
- Imballati in scatole di cartone (PAP) 

Specifiche di HydroPure Filtrato

- 6% perossido di idrogeno in acqua purificata
- Filtrato a 0.2 micron in camera bianca di classe B
- Pronto all'uso e con una validità di 2 anni
- Spruzzatore da 1L con sistema di protezione e con opzione jet/spray
- Contenitori da 1L e 5L e i tappi a vite per i 5L (HDPE) 
- Doppia busta in polietilene con apertura lineare a strappo (LDPE) 
- Imballati in scatole di cartone (PAP) 

Efficacia

Test	Descrizione	Riduzione Log	Tempo	Test	Descrizione	Riduzione Log	Tempo
EN1276	<i>E. hirae</i>	>log 5	15 min	EN13697	<i>E. hirae</i>	> log 5	15 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	>log 5	15 min	EN13697	<i>S. aureus</i>	>log 5	15 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	>log 5	15 min	EN13697	<i>P. aeruginosa</i>	>log 5	15 min
EN1276	<i>E. coli</i>	>log 5	15 min	EN13697	<i>E. coli</i>	>log 5	15 min
EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	>4.26	30 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	>5.06	30 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.83	30 min	EN13697	<i>A. brasiliensis</i>	>3.62	30 min

Codice	Descrizione	Formato	Imballo
SBT16HPW	Contec Sterile HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua per iniettabili con spruzzatore a pistola	1L	6 flaconi x cassa
SBC56HP	Contec Sterile HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata con tappo a vite	5L	2 flaconi x cassa
FBT16HP	Contec HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata, con spruzzatore a pistola	1L	6 flaconi x cassa
FBC56HP	Contec HydroPure 6% H ₂ O ₂ in acqua purificata con tappo a vite	5L	2 flaconi x cassa

Chiave riciclo



Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.